


Vnitřní předpis Informace pro uživatele – změny vyhodnocení kalibrací	
Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku a Kalibrační centrum UHKT	08_VP_12_02

## Informace pro uživatele – změny vyhodnocení kalibrací

Vážení uživatelé našich služeb,

rádi bychom vás upozornili, že na základě výstupů z dozorové návštěvy ČIA, která proběhla v termínu 22.10 -23.10.2012 provedlo naše Kalibrační centrum změny ve způsobu vyhodnocení prováděných kalibrací. Nové vyhodnocení laboratoř používá od 24.10.2012.


Nově je výsledek vydáván na Kalibračním listě, vlastní výsledky měření jsou uvedeny v jeho příloze. Do výsledného vyhodnocení uvedeného na Kalibračním listě je zahrnuta nejistota měření při prováděné kalibraci. Vyhodnocení je založeno na pravděpodobnosti pokrytí 95% pro rozšířenou nejistotu. Rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Standardní nejistota měření je určena v souladu s dokumentem EA-4/02

Stejně jako dosud je následně provedeno vyhodnocení porovnáním systematické a náhodné chyby s limitem dle ČSN EN ISO 8655- 2 v závislosti na typu kalibrované pipety. Vyhodnocení „VYHOVUJE“ znamená, že systematická ani náhodná chyba zjištěná při kalibraci nepřekročila limity stanovené pro systematickou a náhodnou chybu dle ČSN EN ISO 8655 v žádném z kalibrovaných objemů.

V případě dotazů využijte kontakty uvedené níže.

### Kontaktní osoby:

Hana Vondráčková	tel.: 221977307	e-mail: hana.vondrackova@uhkt.cz
Ing. Milena Vraná	tel.: 221977484	e-mail: milena.vrana@uhkt.cz
RNDr. Marie Dobrovolná	tel.: 221977484	e-mail: marie.dobrovolna@uhkt.cz
Mgr. Renáta Macnerová	tel.: 221977307	e-mail: <a href="mailto:renata.macnerova@uhkt.cz">renata.macnerova@uhkt.cz</a>

Vnitřní předpis Informace pro uživatele – změny vyhodnocení kalibrací	
Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku a Kalibrační centrum UHKT	08_VP_12_02

Zpracovatel:	R.Macnerová	Podpis:	
Přezkoumal a schválil:	M.Vraná	Podpis:	
Garant dokumentu:	M.Vraná	Podpis:	
Platnost od:	24.10.2012	Uvolněno pro systém:	24.10.2012
Výtisk č.:	02	Počet stran:	2
Verze:	A1	Přijato do evidence:	24.10.2012

## ROZDĚLOVNÍK

Uveďte seznam řízených výtisků a osoby, kterým jsou jednotlivé výtisky přiděleny

Č. výtisku	varianta	Držitel	Umístění	Podpis
01	elektronická*		M:\skupina\ucelove\Calibry\ rizena dokumentace KC	
02	elektronická*		<a href="http://www.uhkt.cz/zdravotnik/narodni-referencni-laboratore/kalibracni-centrum/">http://www.uhkt.cz/zdravotnik /narodni-referencni- laboratore/kalibracni-centrum/</a>	

\*Elektronický výtisk dokumentu je na svém místě uložení (viz rozdělovník) veden v aktuální platné verzi. Po výtiskování slouží pouze pro informativní účely.